

ENGLISH

8. **ROTATE THE FOCUS WHEEL [B]** to bring object in clear focus.
9. **PRESS THE CAPTURE BUTTON** to take a photo or record video.
10. **ZOOM IN ON OBJECT** using the up arrow. Zoom out using the down arrow.

FRANÇAIS

8. **TOURNEZ LA MOLETTE DE MISE AU POINT [B]** pour amener l'objet mise au point claire.
9. **APPUYEZ SUR LE BOUTON CAPTURER** pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
10. **EFFECTUEZ UN ZOOM AVANT SUR L'OBJET** à l'aide de la flèche vers le haut. Dézoomez en utilisant la flèche vers le bas.

DEUTSCH

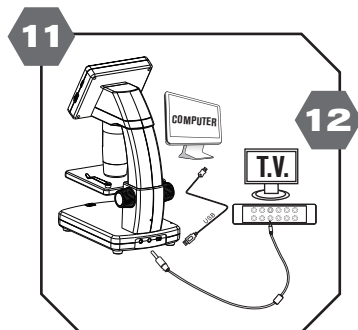
8. **DREHEN SIE DAS FOKUSRAD [B]** um das Objekt einzuführen klarer Fokus.
9. **DRÜCKEN SIE DIE AUFNAHMETASTE** um ein foto aufzunehmen, oder Ein Video aufnehmen.
10. **VERGRÖßERN SIE DAS OBJEKT** mit dem Aufwärtspfeil. Rauszoomen mit dem Abwärtspfeil.

ITALIANO

8. **RUOTARE LA ROTELLA DI MESSA A FUOCO [B]** per portare l'oggetto messa a fuoco chiara.
9. **PREMERE IL PULSANTE SCATTA** per scattare una foto o registra video.
10. **INGRANDIRE IN SULL'OGGETTO** usando la freccia su. Rimpicciolisci usando la freccia giù.

ESPAÑOL

8. **GIRE LA RUEDA DE ENFOQUE [B]** para introducir el objeto enfoque claro.
9. **PRESIONE EL BOTÓN CAPTURAR** para tomar una foto o grabar video.
10. **ACERQUE EL OBJETO** con la flecha hacia arriba. Disminuir el zoom usando la flecha hacia abajo.



11. **CONNECT THE MICROSCOPE** to the computer by the included USB cable to A.) Transfer Files or B.) Preview image on computer screen.
12. **CONNECT THE MICROSCOPE** to a TV monitor by A.) inserting the 1/8" plug on the end of the supplied AV cable into the microscope Video port (on back of base) and the RCA plug into the yellow "video" input connector on TV.

NOTE: For full manual instructions go to the product page at celestron.com

11. **CONNECTEZ LE MICROSCOPE** à l'ordinateur en le câble USB inclus vers A.) Transférer des fichiers ou B.) Aperçu de l'image sur l'écran de l'ordinateur.
12. **CONNECTEZ LE MICROSCOPE** à un moniteur TV par A.) en insérant la fiche 1/8" à l'extrémité du câble AV fourni dans le port vidéo du microscope (à l'arrière de la base) et le fiche RCA dans le connecteur d'entrée jaune «vidéo» du téléviseur.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions manuelles complètes, accédez à la page produit sur celestron.com

11. **SCHLIESSEN SIE DAS MIKROSKOP** über an an den Computer an das mitgelieferte USB-Kabel an A.) Dateien übertragen oder B.) Vorschau des Bildes auf dem Computerbildschirm.
12. **SCHLIESSEN SIE DAS MIKROSKOP** über A an einen TV-Monitor an.) Stecken Sie den 1/8" Stecker in das Ende des mitgelieferten AV-Kabels in das Mikroskop Videoanschluss (auf der Rückseite der Basis) und die Der Cinch-Stecker wird in den gelben Videoeingang des Fernsehgeräts eingesteckt.

HINWEIS: Eine vollständige manuelle Anleitung finden Sie auf der Produktseite unter celestron.com

11. **COLLEGARE IL MICROSCOPIO** al computer tramite il cavo USB incluso ad A.) Trasferisci file o B.) Anteprima immagine sullo schermo del computer.
12. **COLLEGARE IL MICROSCOPIO** a un monitor di TV di A.) inserendo la spina da 1/8" all'estremità del cavo AV in dotazione nella porta video del microscopio (sul retro della base) e nella Spina RCA nel connettore di ingresso "video" giallo sulla TV.

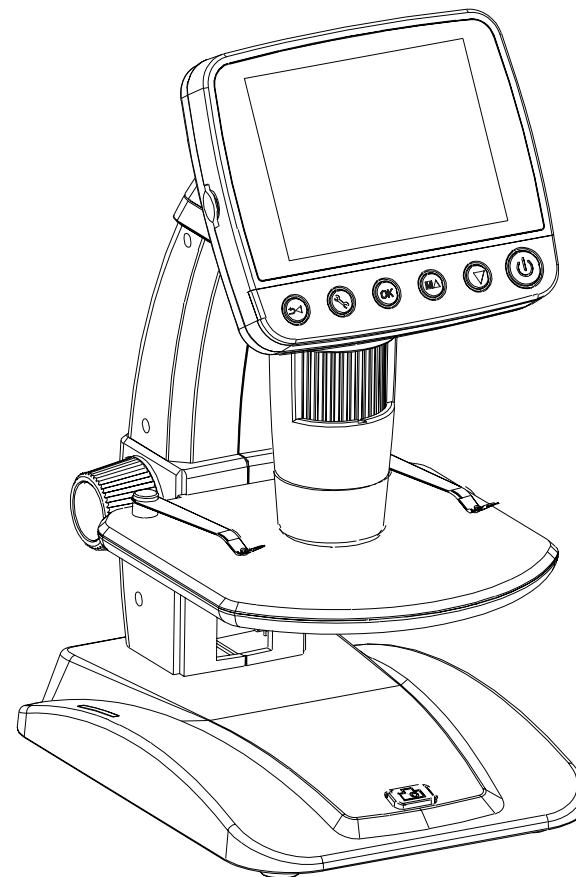
NOTA: per le istruzioni manuali complete, visitare la pagina del prodotto su celestron.com

11. **CONECTE EL MICROSCOPIO** a la computadora el cable USB incluido a A.) Transferir archivos o B.) Vista previa de la imagen en la pantalla de la computadora.
12. **CONECTE EL MICROSCOPIO** a un monitor de TV por A.) insertando el enchufe de 1/8" en el extremo del cable AV suministrado en el puerto de video del microscopio (en la parte posterior de la base) y el enchufe RCA en el conector de entrada amarillo "video" en la TV.







NOTA: Para obtener instrucciones manuales completas, vaya a la página del producto en celestron.com

CELESTRON

INFINIVIEW™
LCD DIGITAL MICROSCOPE



QUICK START GUIDE
MODEL #44360

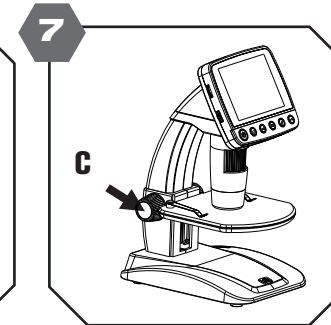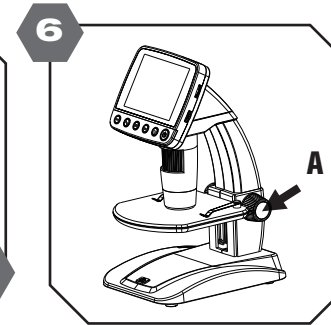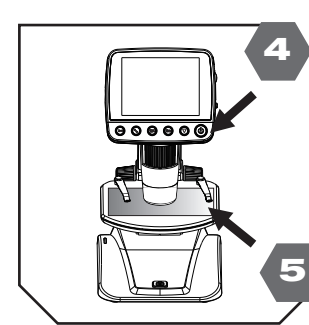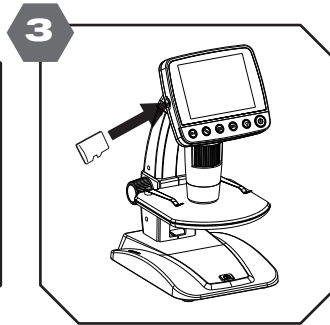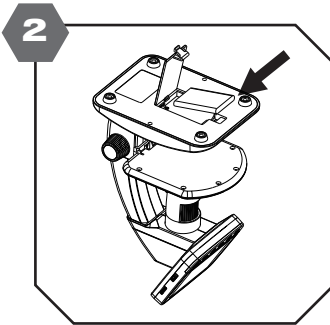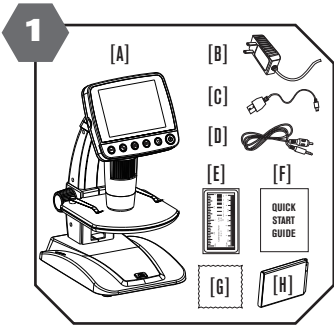
ENGLISH
1. INSIDE THE BOX

- [A] LCD Digital Microscope (1)
- [B] AC Plug Adapter (1) (US Version) *44361 see below
- [C] USB Cable (1)
- [D] AV Cable (1)
- [E] Calibration Ruler (1)
- [F] Quick Start Guide (1)
- [G] Cleaning Fabric (1)
- [H] Rechargeable Lithium Ion Battery (1)

2. INSTALL BATTERY

- [1] Open Battery door.
- [2] Insert Lithium Battery following the polarities shown inside the compartment.

- 3. **INSERT MICRO SD CARD**** into the micro SD card slot; gently press in until card is latched.

NOTE: You can still view images on LCD screen without the Micro SD card, they cannot be saved to the unit. See manual on CD for complete instructions on using the software and your PC.

- 4. **TURN ON MICROSCOPE** by pressing On/Off button.
- 5. **PLACE OBJECT** to be observed on the stage.
- 6. **ROTATE THE STAGE ADJUSTMENT WHEEL [A]** to bring the object near the microscope tube.
- 7. **LOCKING THE STAGE IN PLACE [C]** by rotating the stage locking wheel.

*44361 - AC Multi-Country Plug Adapter (1) **Micro SD Card Not Included ***
NOTE: You can still view images on LCD screen without the Micro SD card, they cannot be saved to the unit.

- 3. **INSÉREZ LA CARTE MICRO SD**** dans le micro Fente pour carte SD; appuyez doucement jusqu'à ce que la carte soit verrouillée.

REMARQUE : Vous pouvez toujours visualiser les images sur l'écran LCD sans la carte Micro SD, elles ne peuvent pas être enregistrées sur l'appareil. Consultez le manuel sur CD pour des instructions complètes sur l'utilisation du logiciel et de votre PC.

- 4. **ALLUMER LE MICROSCOPE** en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.
- 5. **PLACER L'OBJET** à observer sur la scène.
- 6. **FAITES TOURNER LA ROUE DE RÉGLAGE DE L'ÉTAGE [A]** pour amener l'objet près du tube du microscope.
- 7. **VERROUILLAGE DE LA SCÈNE EN PLACE [C]** en tournant la roue de blocage de scène.

* 44361 - Adaptateur secteur multi-pays (1) ** Carte Micro SD non incluse ***
REMARQUE : Vous pouvez toujours afficher des images sur l'écran LCD sans la carte Micro SD, elles ne peuvent pas être enregistrées sur l'appareil.

FRANÇAIS
1. À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE

- [A] Microscope numérique LCD (1)
- [B] Adaptateur secteur (1) (version américaine) * 44361 voir ci-dessous
- [C] Câble USB (1)
- [D] Câble AV (1)
- [E] Règle d'étalonnage (1)
- [F] Guide de démarrage rapide (1)
- [G] Tissu de nettoyage (1)
- [H] Batterie au lithium-ion rechargeable (1)

2. INSTALLER LA BATTERIE

- [1] Ouvrez le couvercle de la batterie.
- [2] Insérez la batterie au lithium en respectant les polarités illustré à l'intérieur du compartiment.

DEUTSCH
1. INNERHALB DER BOX

- [A] Digitales LCD-Mikroskop (1)
- [B] Netzsteckeradapter (1) (US-Version) * 44361 siehe unten
- [C] USB-Kabel (1)
- [D] AV-Kabel (1)
- [E] Kalibrierungslineal (1)
- [F] Kurzanleitung (1)
- [G] Reinigungsmittel (1)
- [H] Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1)

2. BATTERIE INSTALLIEREN

- [1] Batteriekappe öffnen.
- [2] Legen Sie die Lithiumbatterie gemäß den Polaritäten ein im Fach gezeigt.

- 3. **LEGEN SIE DIE MICRO SD CARD**** in das Mikro ein SD-Kartensteckplatz; Drücken Sie leicht hinein, bis die Karte eingesteckt ist.

HINWEIS: Sie können Bilder ohne LCD-Karte weiterhin auf dem LCD-Bildschirm anzeigen. Sie können nicht im Gerät gespeichert werden.

- 4. **SCHALTEN SIE DAS MIKROSKOP** ein, indem Sie die Ein / Aus-Taste drücken.
- 5. **PLATZOBJEKT** auf der Bühne beobachten.
- 6. **DREHEN SIE DAS STUFEINSTELLRAD [A]** um das Objekt in die Nähe des Mikroskopröhrchens zu bringen.

- 7. **VERRIEGELN SIE DIE BÜHNE [C]** durch Drehen des Bühnenblockierrad.

*44361 - AC Multi-Country-Steckeradapter (1) ** Micro-SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten ***
HINWEIS: Sie können Bilder ohne die Micro-SD-Karte weiterhin auf dem LCD-Bildschirm anzeigen. Sie können nicht im Gerät gespeichert werden.

ITALIANO
1. DENTRO LA SCATOLA

- [A] Microscopio digitale LCD (1)
- [B] Adattatore CA (1) (versione USA) * 44361 vedere di seguito
- [C] Cavo USB (1)
- [D] Cavo AV (1)
- [E] Righello di calibrazione (1)
- [F] Guida rapida (1)
- [G] Tessuto per pulizie (1)
- [H] Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1)

2. INSTALLARE LA BATTERIA

- [1] Apri lo sportello della batteria.
- [2] Inserire la batteria al litio seguendo le polarità mostrato all'interno del vano.

- 3. **INSERIRE LA SCHEDA MICRO SD**** nel micro Slot per schede SD; premere delicatamente fino a quando la scheda è bloccata.

NOTA: È ancora possibile visualizzare le immagini sullo schermo LCD senza la scheda Micro SD, non possono essere salvate sull'unità.

- 4. **ACCENDERE IL MICROSCOPIO** premendo il pulsante On/Off.
- 5. **LUOGO DELL'OGGETTO** da osservare sul palco.
- 6. **RUOTARE LA RUOTA DI REGOLAZIONE DELLA FASE [A]** per avvicinare l'oggetto al tubo del microscopio.
- 7. **BLOCCANDO LO STAGE IN POSIZIONE [C]** ruotando la ruota di bloccaggio del palcoscenico.

*44361 - Adattatore multi-paese AC (1) ** Scheda Micro SD non inclusa ***
NOTA: È ancora possibile visualizzare le immagini sullo schermo LCD senza la scheda Micro SD, non è possibile salvarle sull'unità.

ESPAÑOL
1. DENTRO DE LA CAJA

- [A] Microscopio digital LCD (1)
- [B] Adaptador de enchufe de CA (1) (versión de EE. UU.) * 44361 ver abajo
- [C] Cable USB (1)
- [D] Cable AV (1)
- [E] Regla de calibración (1)
- [F] Guía de inicio rápido (1)
- [G] Tejido de limpieza (1)
- [H] Batería de iones de litio recargable (1))

2. INSTALE LA BATERÍA

- [1] Abra la puerta de la batería.
- [2] Inserte la batería de litio siguiendo las polaridades se muestra dentro del compartimento.

- 3. **INSERTE LA TARJETA MICRO SD**** en el micro Ranura para tarjetas SD; presione suavemente hasta que la tarjeta se trabee.

NOTA: Aún puede ver imágenes en la pantalla LCD sin la tarjeta Micro SD, no se pueden guardar en la unidad.

- 4. **ENCIENDA EL MICROSCOPIO** presionando el botón de Encendido / Apagado.
- 5. **LUGAR EL OBJETO** a observar en el escenario.
- 6. **GIRAR LA RUEDA DE AJUSTE DE ETAPA [A]** para acercar el objeto al tubo del microscopio.
- 7. **BLOQUEO DEL ESCENARIO EN SU LUGAR [C]** girando la rueda de bloqueo del escenario.

*44361 - Adaptador de enchufe de varios países de CA (1) ** Tarjeta Micro SD no incluida***
NOTA: Aún puede ver imágenes en la pantalla LCD sin la tarjeta Micro SD, no se pueden guardar en la unidad.